

CG TAINER BIOTECH 500

Mehrwegtransportverpackung
mit Konzept



SPEZIFIKATIONEN & FAKTEN

Klappbarer IBC	Taragewicht: 98 kg	<ul style="list-style-type: none"> • Das Bag in Box System: Pendelgebinde zum sterilen Transport für biopharmazeutische Prozesslösungen • Transport-Sicherheit mit Vibrationstest bestätigt
variable Füllmengen von 300 bis 470 l	Hygienische Oberflächen	
Single-Use Bag*	Optimale Platzausnutzung	
Maße: 120 cm x 80 cm x 91 cm	Entnahmeleitung im Bodenfach	

Ihre Herausforderung – unsere Lösung

ABBAU

In 4 Schritten

RETOURE

Was Sie an uns zurückschicken

- 1 Transportsicherungen lösen
(nur bei Version < 470 l)



● Sicherheitsbänder

- 2 Abdeckplatte
(nur bei Version < 470 l),
Schaumplatte und
Zwischenboden
entnehmen



● Rote Klappe



● Abdeckplatte

● Schaumplatte

● Zwischenboden

- 3 Single-Use Bag nach
Gebrauch entsorgen*

- 4 Box zusammenklappen



● CG Tainer

Hinweis: Alle Komponenten
in einem aufgestellten
CG Tainer zurückschicken.

Es passen bis zu 4 Pakete
in einen CG Tainer.

Weitere CG Tainer einfach
zusammengeklappt retournieren.

* Aus Sicherheits- und Umweltgründen
dürfen wir gebrauchte Single-Use Bags
nicht entgegennehmen.



Optimal befestigt



Sicher versiegelt



Steril verpackt



Verplombt

**WAS KÖNNEN WIR FÜR SIE TUN?
WIR SIND FÜR SIE DA.**

CG 1962 | CG CHEMIAKLIEN GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG & CO. KG

🏠 Ulmerstraße 1, 30880 Laatzen

✉ info@cg-pharma.de

☎ +49 (0) 5118 7803-0

🌐 www.cg-pharma.de

CG
SEIT 1962

Ein Unternehmen der
CG GROUP

ABBAU

In 4 Schritten

RETOURE

Was Sie an uns zurückschicken

- 1 Transportsicherungen lösen
(nur bei Version < 470 l)



● Sicherheitsbänder

- 2 Abdeckplatte
(nur bei Version < 470 l),
Schaumplatte und
Zwischenboden
entnehmen



● Rote Klappe



● Abdeckplatte

● Schaumplatte

● Zwischenboden

- 3 Single-Use Bag nach
Gebrauch entsorgen*

- 4 Box zusammenklappen



● CG Tainer

Hinweis: Alle Komponenten
in einem aufgestellten
CG Tainer zurückschicken.

Es passen bis zu 4 Pakete
in einen CG Tainer.

Weitere CG Tainer einfach
zusammengeklappt retournieren.

* Aus Sicherheits- und Umweltgründen
dürfen wir gebrauchte Single-Use Bags
nicht entgegennehmen.



Optimal befestigt



Sicher versiegelt



Steril verpackt



Verplombt

**WAS KÖNNEN WIR FÜR SIE TUN?
WIR SIND FÜR SIE DA.**

CG 1962 | CG CHEMIAKLIENTEN GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG & CO. KG

🏠 Ulmerstraße 1, 30880 Laatzen

✉ info@cg-pharma.de

☎ +49 (0) 5118 7803-0

🌐 www.cg-pharma.de

Ein Unternehmen der

